

CM1860/CM1860 UV

Criostato

Hoja complementaria al manual de instrucciones CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I
Español

Revisión A

Guarde siempre este documento junto al instrumento.
Léalo detenidamente antes de la puesta en servicio.



1. Hoja complementaria al manual de instrucciones CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I

Descripción adicional al capítulo 9.3.3 Sustitución de la lámpara UVC



Nota

Para la CM1860UV, existen dos variantes distintas de la pieza de conexión ubicada en el interior del instrumento y de la lámpara UVC. Antes de la sustitución de la lámpara UVC, el usuario debe comprobar qué variante viene integrada en el instrumento.

Ambas variantes tienen un proceso de sustitución de la lámpara UVC similar.

Identificación de la variante integrada y asignación de la lámpara UVC

- ① Variante 1: Pieza de conexión con entrada para 2 clavijas (→ Fig. 1-1), Lámpara UVC con doble clavija (→ Fig. 1-2)

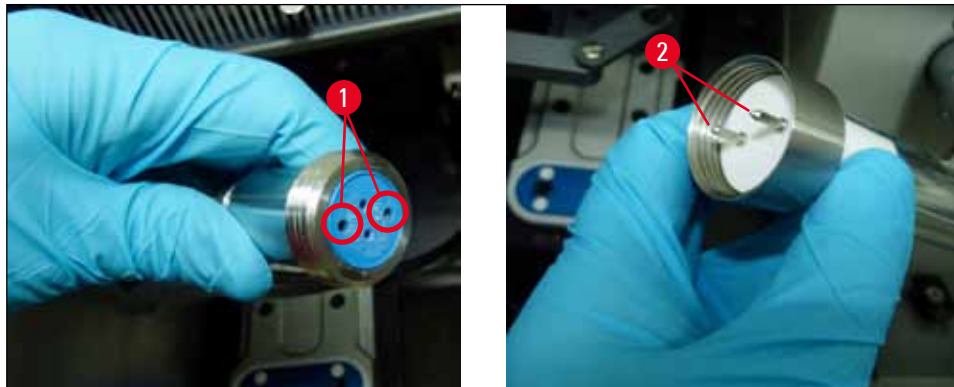


Fig. 1

- ① Variante 2: Pieza de conexión con entrada para 4 clavijas (→ Fig. 2-1), Lámpara UVC con 4 clavijas (→ Fig. 2-2)

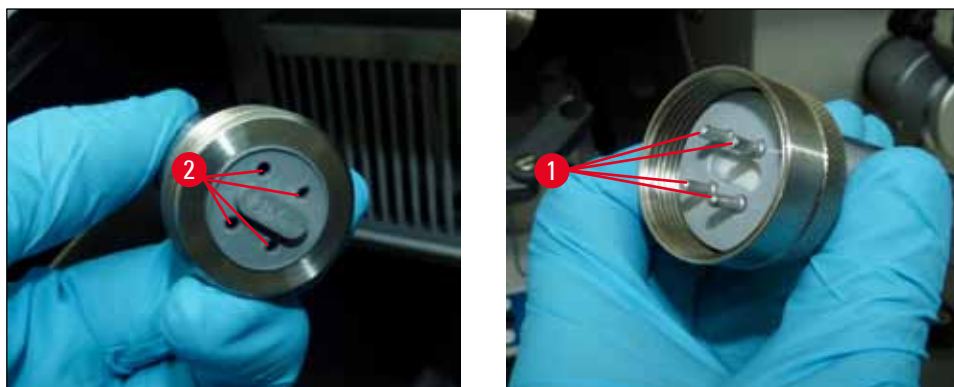


Fig. 2

Información adicional al capítulo 10 Solicitud de información, componentes y consumibles

Fig. actualizada 116



Fig. 3

Tubo fluorescente UV: 2 clavijas

N.º de pedido: 14 0471 40422

Nueva fig. 116a

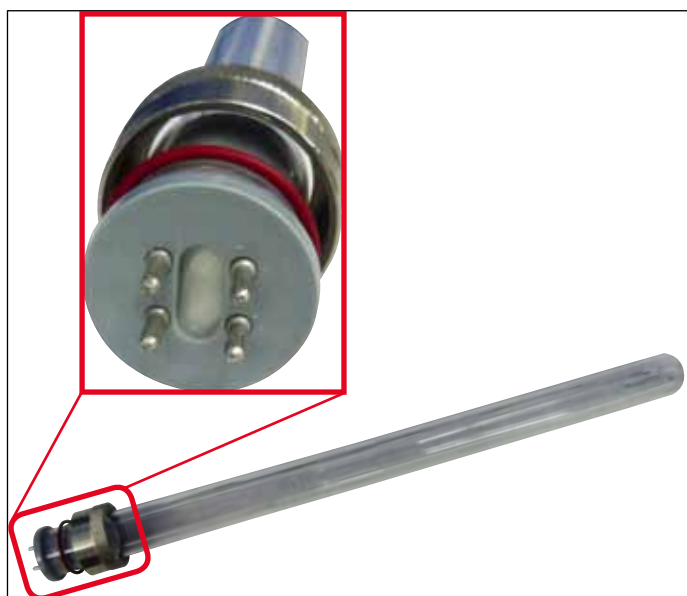


Fig. 4

Tubo fluorescente UV: 4 clavijas

N.º de pedido: 14 0471 57384

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Alemania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com