

CM1860/CM1860 UV

Kryostat

Tilleggsark til brukerhåndbok CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I
Norsk

Revisjon A

Oppbevar alltid dette dokumentet sammen med instrumentet.
Må leses før du tar i bruk instrumentet.

CE



1. Tilleggsark til brukerhåndboken CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I

Tilleggsbeskrivelse til kapittel 9.3.3 Bytte UVC-lampe



Merk

For CM1860UV finnes det to ulike varianter av tilkoblingsstykket inni instrumentet og UVC-lampen. Brukeren må sjekke hvilken variant som er innebygd i instrumentet før UVC-lampen byttes ut med en ny.

Fremgangsmåten for å bytte UVC-lampen er lik for begge varianter.

Identifisere innebygd variant og matchende UVC-lampe

- ① Variant 1: Tilkoblingsstykke med 2-pinner inngang (→ Fig. 1-1), UVC-lampe, 2 pinner (→ Fig. 1-2)

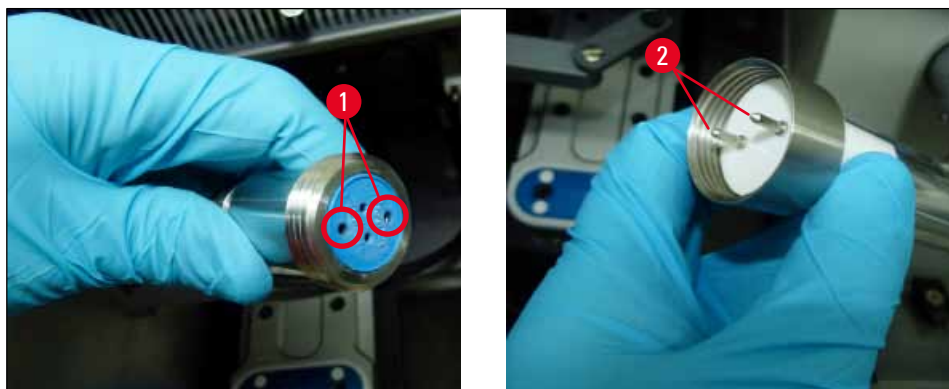


Fig. 1

- ① Variant 2: Tilkoblingsstykke med 4-pinner inngang (→ Fig. 2-1), UVC-lampe, 4 pinner (→ Fig. 2-2)

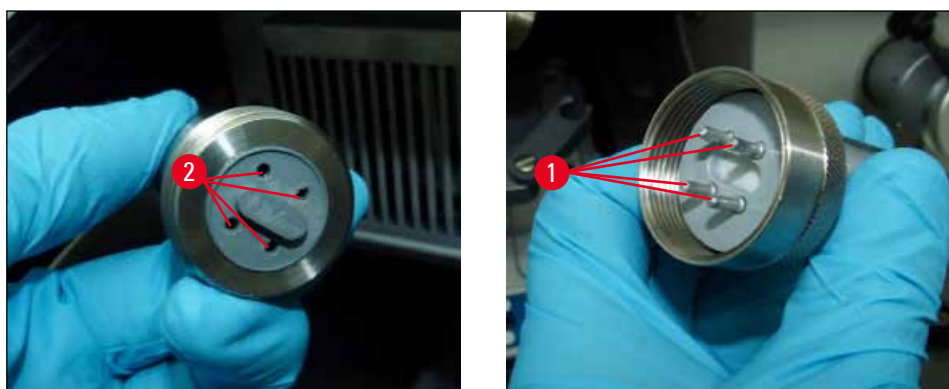


Fig. 2

Tilleggsinformasjon til kapittel 10 Bestillingsinformasjon, komponenter og engangsdeler

Oppdatert fig. 116



Fig. 3

UV-lysrør – 2 pinner

Bestillingsnr.

14 0471 40422

Ny fig. 116a

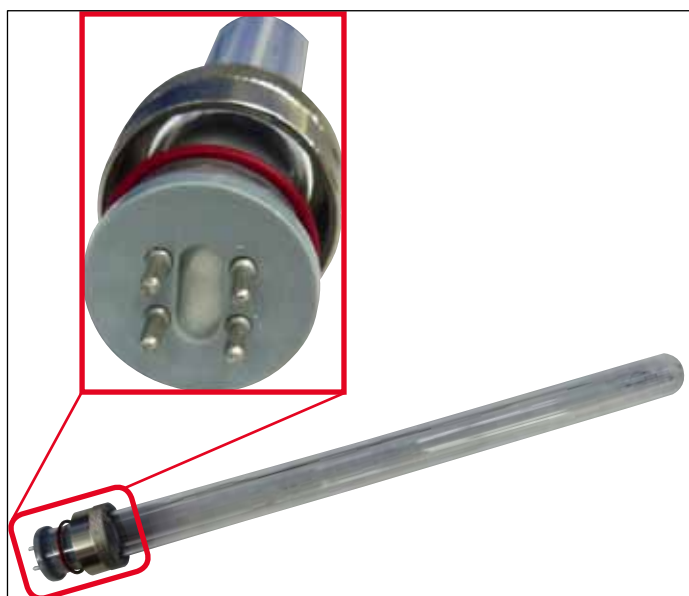


Fig. 4

UV-lysrør – 4 pinner

Bestillingsnr.

14 0471 57384

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
D-69226 Nussloch
Tyskland

Tlf.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268
Nettside: www.LeicaBiosystems.com