

CM1860/CM1860 UV

Kriostat

Dodatni list uz Uputstvo za upotrebu CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I
Srpski

Revizija A

Ovaj dokument uvek držite uz aparat.
Pre upotrebe pažljivo pročitati.



1. Dodatni list uz Uputstvo za upotrebu CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I

Dodatni opis uz poglavlje 9.3.3 Zamena UVC lampe




Napomena

Za uređaj CM1860UV dostupne su dve različite varijante priključnog dela unutar uređaja i UVC lampe. Korisnik mora da proveri koja varijanta je ugrađena u uređaj pre zamene UVC lampe novom.

Postupak zamene UVC lampe je sličan za obe varijante.


Identifikovanje ugrađene varijante i poklapanje UVC lampe

- ① Varijanta 1: Priključak sa 2-pinskim ulazom (→ Sl. 1-1), UVC lampa 2-pinska (→ Sl. 1-2)

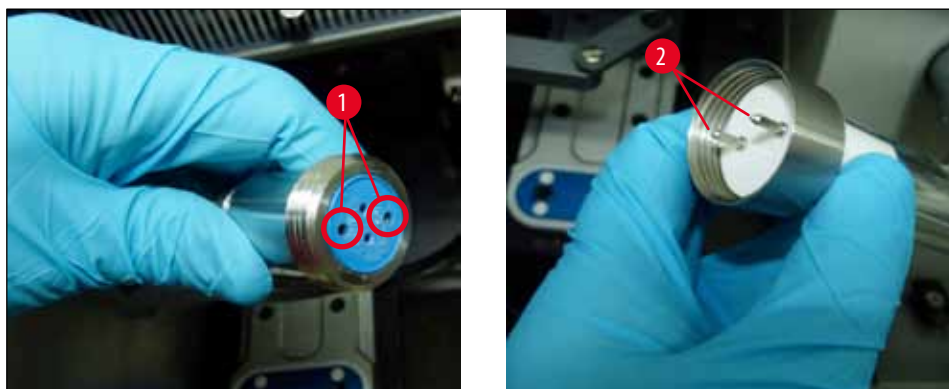

Sl. 1

- ① Varijanta 2: Priključak sa 4-pinskim ulazom (→ Sl. 2-1), UVC lampa 4-pinska (→ Sl. 2-2)

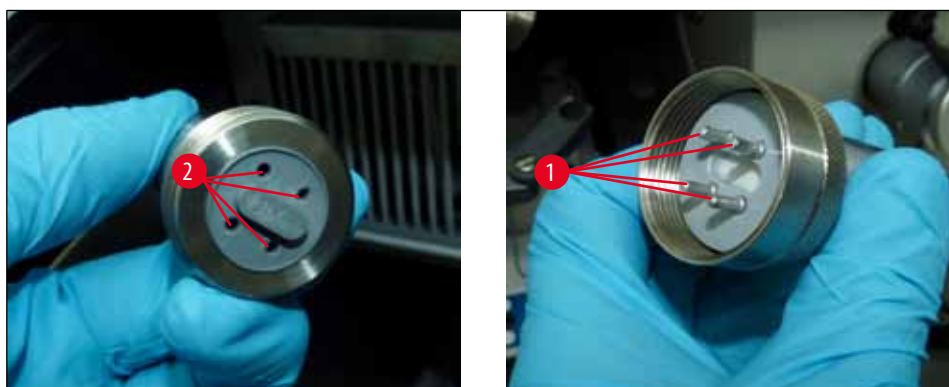

Sl. 2

Dodatne informacije za poglavlje 10 Informacije o poručivanju, komponente i potrošni materijal

Nova sl. 116

UV fluorescentna cev – 2-pinska




Broj narudžbine

14 0471 40422

Sl. 3

Nova sl. 116a

UV fluorescentna cev – 4-pinska

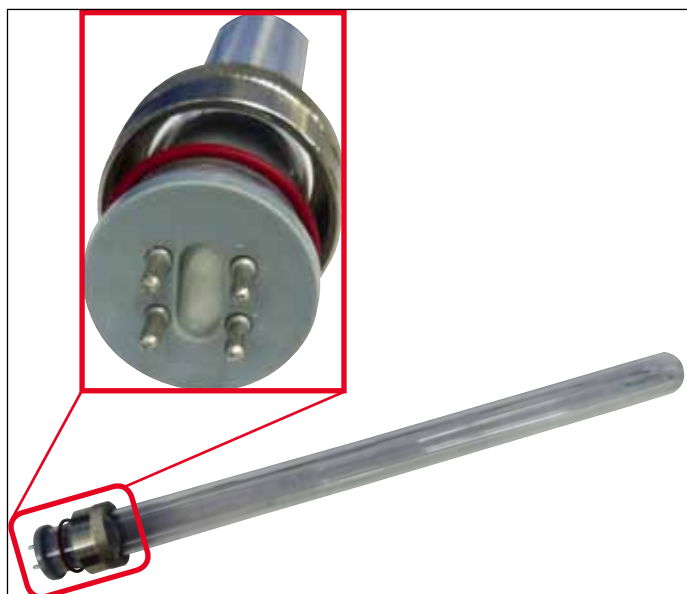

Broj narudžbine

14 0471 57384

Sl. 4

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Germany

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com