

CM1860/CM1860 UV

Kriyostat

CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I Kullanım Talimatlarına Ek Sayfalar
Türkçe

Revizyon A

Bu dokümanı her zaman cihazla birlikte muhafaza edin.
Cihaz ile çalışmaya başlamadan önce dikkatlice okuyun.

CE



1. CM1860/CM1860 UV 1v6 Rev. I Kullanım Talimatlarına Ek sayfalar

Bölüm 9.3.3 UVC lambasının değiştirilmesi için ek açıklama




Not

CM1860UV için cihazın içinde iki farklı bağlantı parçası varyantı ve UVC lambası mevcuttur. Kullanıcı, UVC lambası yenisiyle değiştirilmeden önce cihazın içinde hangi varyantın entegre olduğunu kontrol etmelidir. UVC lambasının değiştirilme prosedürü her iki varyant için de benzerdir.


Entegre varyant ve uyumlu UVC lambasının tanımlanması

- ① Varyant 1: 2 pim girişli bağlantı parçası (→ Şekil 1-1), 2 pimli UVC lambası (→ Şekil 1-2)

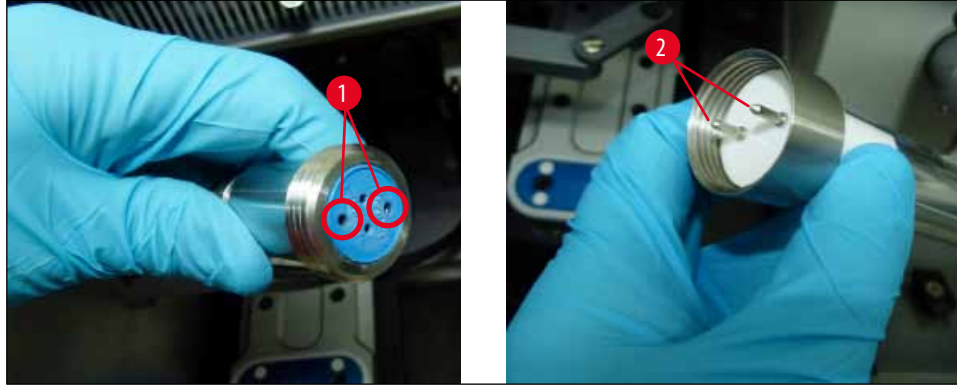

Şekil 1

- ① Varyant 2: 4 pim girişli bağlantı parçası (→ Şekil 2-1), 4 pimli UVC lambası (→ Şekil 2-2)

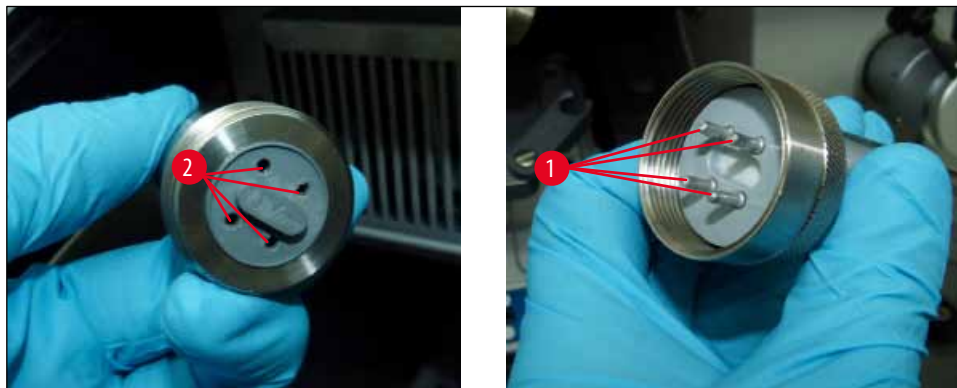

Şekil 2

Bölüm 10 ile ilgili ek bilgiler, Sipariş Bilgisi, Parçalar ve Sarf Malzemeleri

Güncellenmiş Şekil 116




Şekil 3

UV floresan tüpü- 2 pimli

Sipariş no.:

14 0471 40422

Yeni Şekil 116a

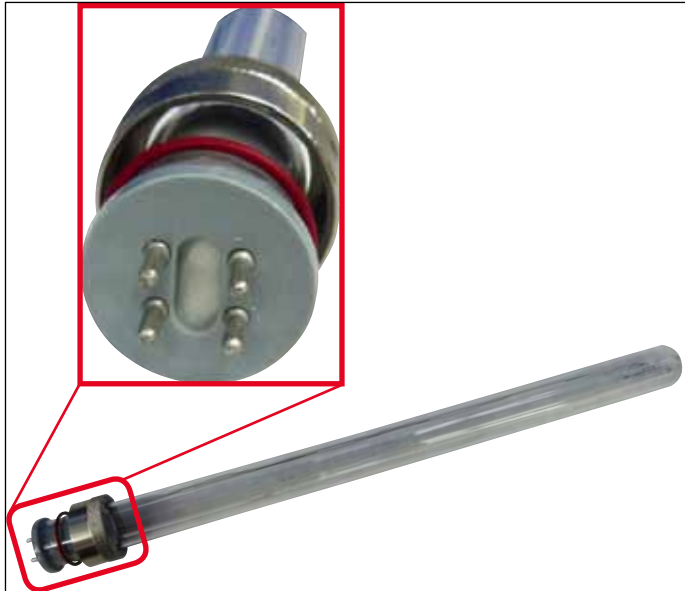

Şekil 4

UV floresan tüpü- 4 pimli

Sipariş no.:

14 0471 57384

www.LeicaBiosystems.com

