

# CM1950

## Kryostat

Doplněk k návodu k použití CM1950 1v8 Rev. I  
Čeština

### Revize C

Vždy nechávejte tento dokument u přístroje.  
Pečlivě pročtěte, ještě než začnete s přístrojem pracovat.

CE





## 1. Doplněk k návodu k použití CM1950 1v8 Rev. I

### Další popis ke kapitole 12.3 Výměna UVC lampy




#### Upozornění

Pro CM1950 jsou k dispozici dvě různé varianty přípojky uvnitř přístroje a UVC lampy. Uživatel musí před výměnou UVC lampy zkontrolovat, která varianta se v daném přístroji nachází.

Postup výměny UVC lampy je v obou případech podobný.


#### Rozpoznání vestavěné varianty a odpovídající UVC lampy

- ① Varianta 1: Spojovací díl se 2 dutinkami (→ Obr. 1-1), 2kolíkové provedení UVC lampy (→ Obr. 1-2)

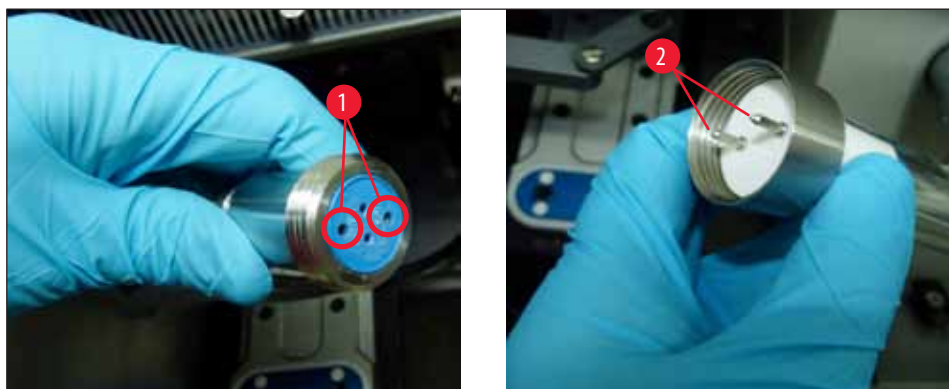

Obr. 1

- ① Varianta 2: Spojovací díl se 4 dutinkami (→ Obr. 2-1), 4kolíkové provedení UVC lampy (→ Obr. 2-2)

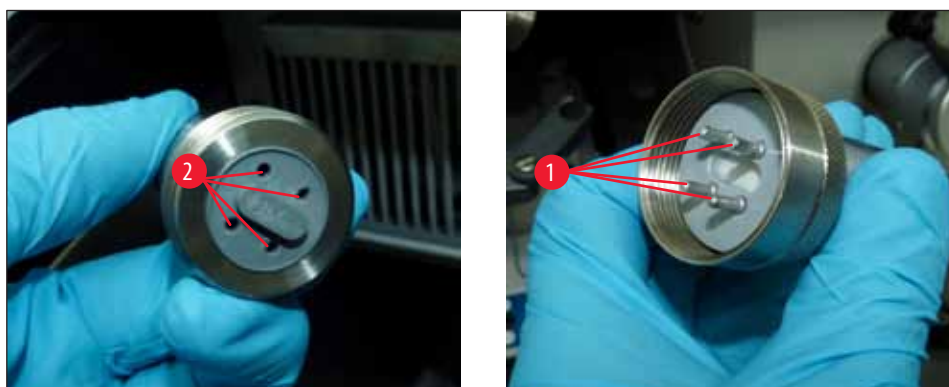

Obr. 2

Další údaje ke kapitole 12.3 Výměna UVC lampy

Nový obr. 95




Obr. 3

UV fluorescenční trubice – 2kolíková

Obj. č. 14 0477 43192

Nový obr. 96

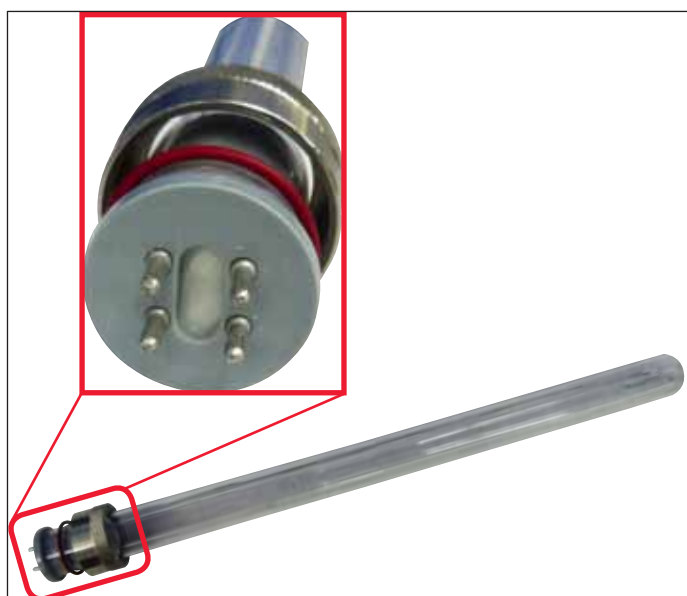

Obr. 4

UV fluorescenční trubice – 4kolíková

Obj. č. 14 0471 57385



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 - 19  
D-69226 Nussloch  
Německo

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)