

# CM1950

## Criostato

Hoja complementaria al manual de instrucciones CM1950 1v8 Rev. I  
Español

### Revisión C

Guarde siempre este documento junto al instrumento.  
Léalo detenidamente antes de la puesta en servicio.





1. Hoja complementaria al manual de instrucciones CM1950 1v8 Rev. I

Descripción adicional al capítulo 12.3 Sustitución de la lámpara UVC



**Nota**

Para la CM1950, existen dos variantes distintas de la pieza de conexión ubicada en el interior del instrumento y de la lámpara UVC. Antes de sustituir la lámpara UVC, el usuario debe comprobar qué variante viene integrada en el instrumento.

Ambas variantes tienen un proceso de sustitución de la lámpara UVC similar.

Identificación de la variante integrada y asignación de la lámpara UVC

- ① Variante 1: Pieza de conexión con entrada para 2 clavijas (→ Fig. 1-1), Lámpara UVC con doble clavija (→ Fig. 1-2)

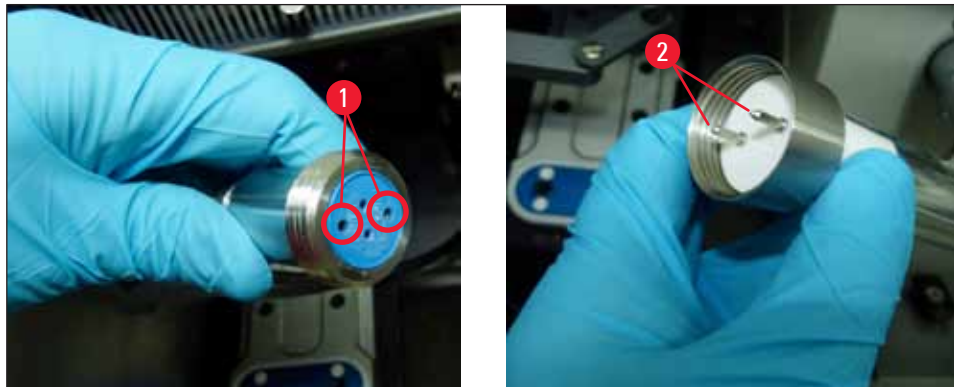


Fig. 1

- ① Variante 2: Pieza de conexión con entrada para 4 clavijas (→ Fig. 2-1), Lámpara UVC con 4 clavijas (→ Fig. 2-2)


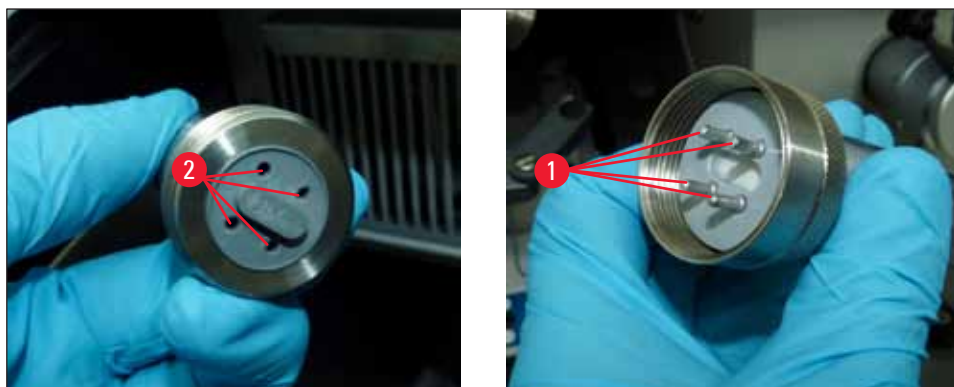


Fig. 2

**Información adicional al capítulo 12.3 Sustitución de la lámpara UVC****Nueva fig. 95****Fig. 3****Tubo fluorescente UV: 2 clavijas****N.º de pedido: 14 0477 43192****Nueva fig. 96****Fig. 4****Tubo fluorescente UV: 4 clavijas****N.º de pedido: 14 0471 57385**



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

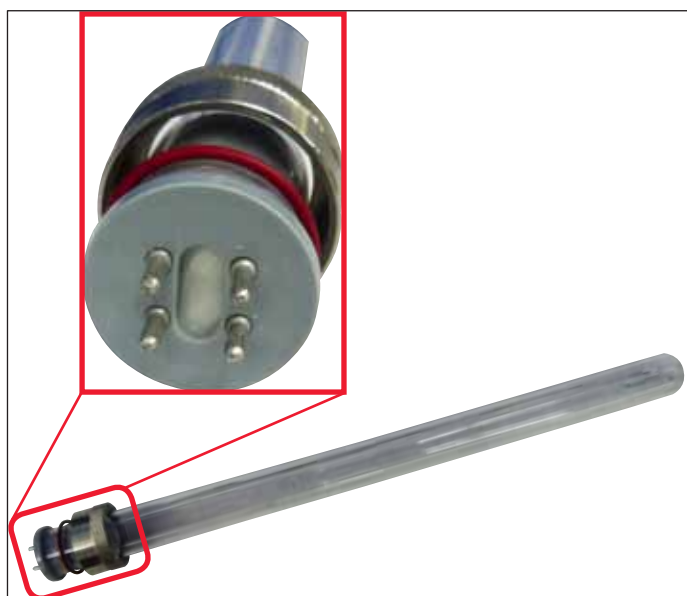

Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 - 19  
D-69226 Nussloch  
Alemania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)