

# CM1950

## Kriostat

Dodatak uputama za upotrebu CM1950 1v8 Rev. I  
hrvatski

### Prerađeno izdanje C

Ovaj dokument uvijek držite uz aparat.  
Pažljivo ga pročitajte prije upotrebe aparata.





## 1. Dodatak uputama za upotrebu CM1950 1v8 Rev. I

### Dodatni opis za poglavlje 12.3 Zamjena UVC žarulje




#### Napomena

Za model CM1950 dostupne su dvije različite varijante spojke u aparatu i UVC žarulje. Korisnik treba provjeriti koja je varijanta ugrađena u aparat prije zamjene UVC žarulje novom.

Postupak zamjene UVC žarulje sličan je kod obje varijante.


#### Utvrđivanje ugrađene varijante i usklađivanje UVC žarulje

- ① Varijanta 1: Spojka s utičnicom s 2 pina (→ Sl. 1-1), UVC žarulja s 2 pina (→ Sl. 1-2)

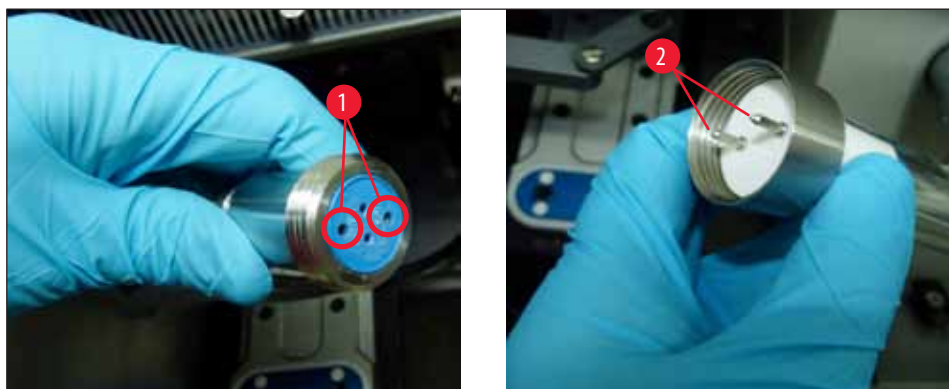

Sl. 1

- ① Varijanta 2: Spojka s utičnicom s 4 pina (→ Sl. 2-1), UVC žarulja s 4 pina (→ Sl. 2-2)

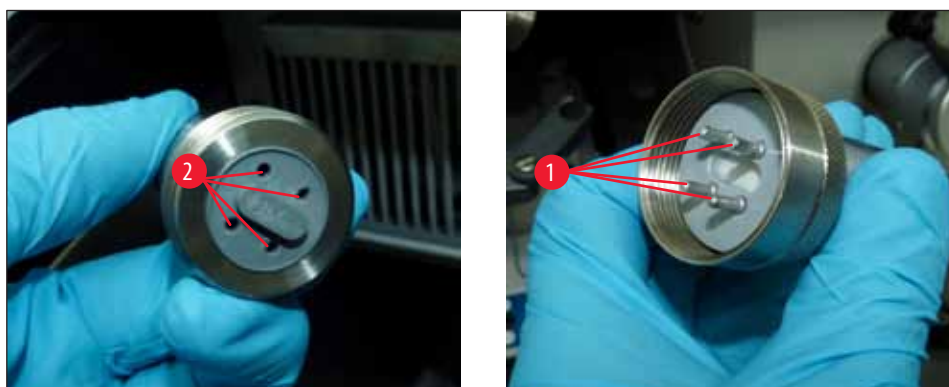

Sl. 2

Dodane su informacije u poglavlje 12.3 Zamjena UVC žarulje

Nova sl. 95



Sl. 3

UV fluorescentna cijev – 2 pina

Br. narudžbe

14 0477 43192

Nova sl. 96



Sl. 4

UV fluorescentna cijev – 4 pina

Br. narudžbe

14 0471 57385



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 - 19  
D-69226 Nussloch  
Njemačka

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268  
web-mjesto: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)