

# CM1950

## Cryostat

Kiegészítés a kézikönyv CM1950 1v8 I. változatának magyar nyelvű változatához

### Változat C

Ezt a dokumentumot mindig tartsa a berendezés közelében.  
Mielőtt dolgozik a berendezéssel, olvassa el figyelmesen.

CE





## 1. Kiegészítés a kézikönyv CM1950 1v8 I. változatához

További leírás a 12.3 fejezethez (Az UVC-lámpa cseréje)




### Megjegyzés

A CM1950 esetében a berendezésen és az UVC-lámpán belüli csatlakoztató elemnek két különböző változata létezik. A felhasználónak az UVC-lámpa cseréje előtt ellenőriznie kell, hogy a berendezésbe melyik változat van beépítve. Az UVC-lámpa cseréjének menete hasonló a két változat esetében.


A beépített változat azonosítása és az UVC-lámpa egyeztetése

- ① 1. változat: 2 tűs bemenettel rendelkező csatlakoztató elem (→ [Ábra 1-1](#)), UVC-lámpa, 2 tűs (→ [Ábra 1-2](#))

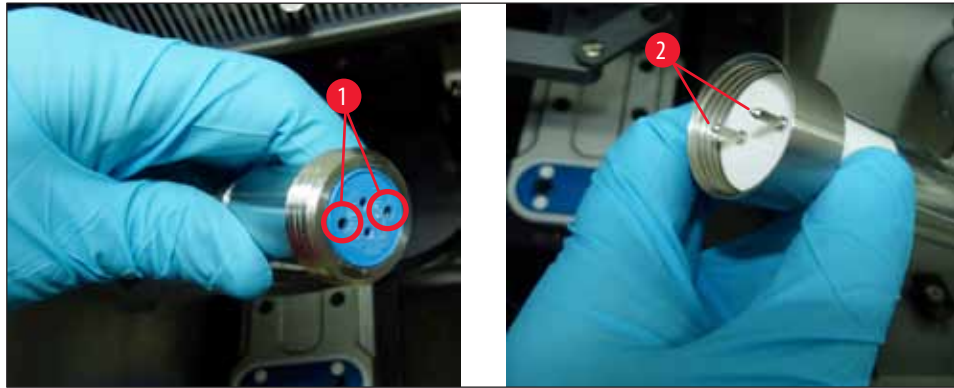

Ábra 1

- ① 2. változat: 4 tűs bemenettel rendelkező csatlakoztató elem (→ [Ábra 2-1](#)), UVC-lámpa, 4 tűs (→ [Ábra 2-2](#))

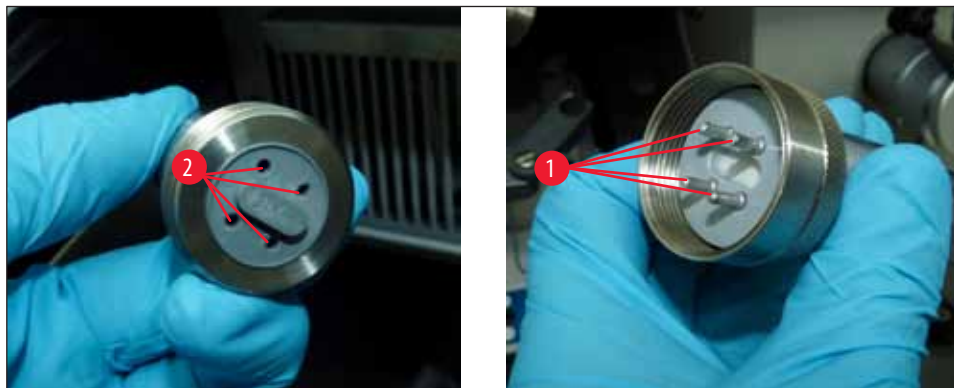

Ábra 2

További információ a 12.3 fejezethez (Az UVC-lámpa cseréje)

Új ábra (95.)




Ábra 3

Fluoreszkáló UV-cső – 2 tű

Rendelési szám: 14 0477 43192

Új ábra (96.)

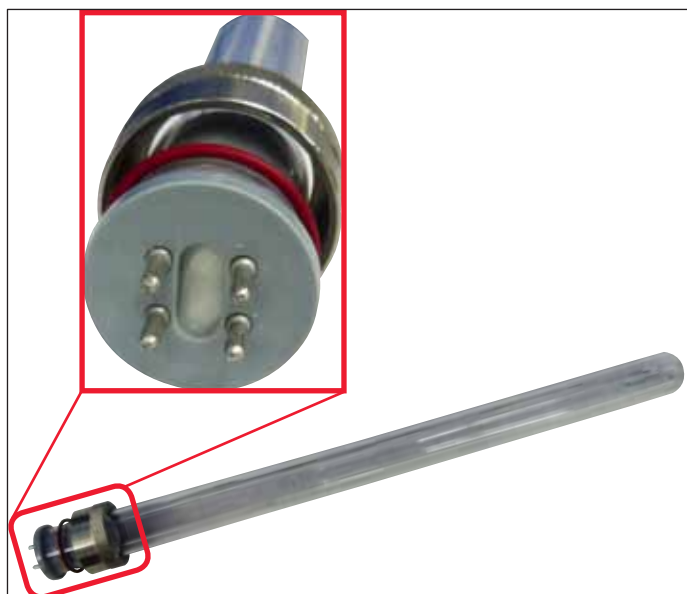

Ábra 4

Fluoreszkáló UV-cső – 4 tű

Rendelési szám: 14 0471 57385



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 - 19  
D-69226 Nussloch  
Németország

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)