

# CM1950

## Kryostat

Doplňujúci list k návodu na používanie CM1950 1v8 Rev. I  
Slovensky

### Revízia C

Tento dokument vždy uchováajte pri prístroji.  
Pred prácou s prístrojom si pozorne prečítajte tento dokument.

CE





## 1. Doplňujúci list k návodu na používanie CM1950 1v8 Rev. I

### Ďalší popis ku kapitole 12.3 Výmena ultrafialovej lampy




#### Poznámka

Pre CM1950 sú k dispozícii dva rôzne varianty spájacieho segmentu a ultrafialových lúčok. Pred výmenou ultrafialovej lampy za novú lampu si používateľ musí overiť, ktorý variant je nainštalovaný v prístroji.

Postup výmeny ultrafialovej lampy je podobný v prípade oboch variantov.


#### Identifikácia nainštalovaného variantu a zodpovedajúcej ultrafialovej lampy

- ① Variant 1: Spájací segment s 2-kolíkovou zásuvkou (→ Obr. 1-1), ultrafialová lampka s dvoma kolíkmi (→ Obr. 1-2)

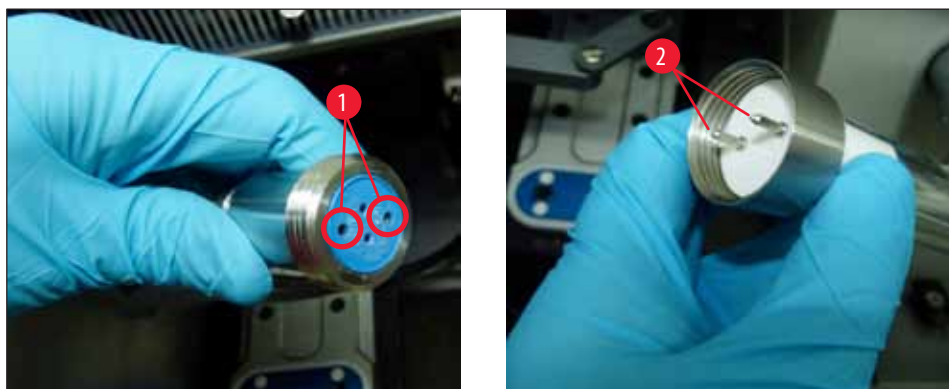

Obr. 1

- ① Variant 2: Spájací segment so 4-kolíkovou zásuvkou (→ Obr. 2-1), ultrafialová lampka so štyrmi kolíkmi (→ Obr. 2-2)

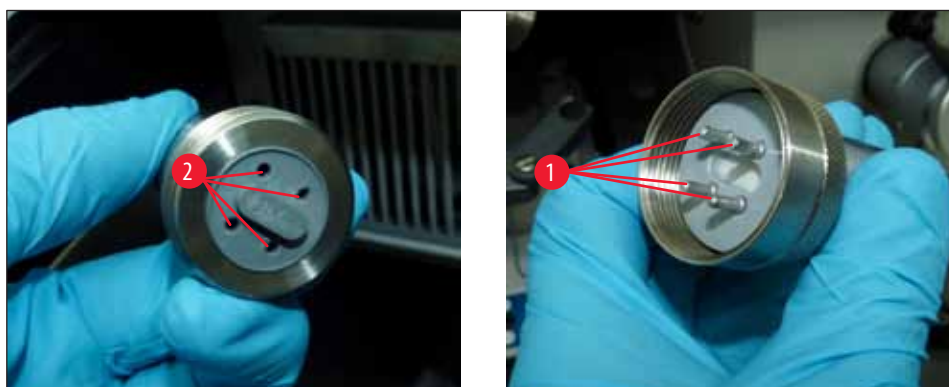

Obr. 2

Ďalšie informácie ku kapitole 12.3 Výmena ultrafialovej lampy

Nový obr. 95




Obr. 3

Ultrafialová fluorescenčná trubica – 2 kolíky

Objednávacie č. 14 0477 43192

Nový obr. 96

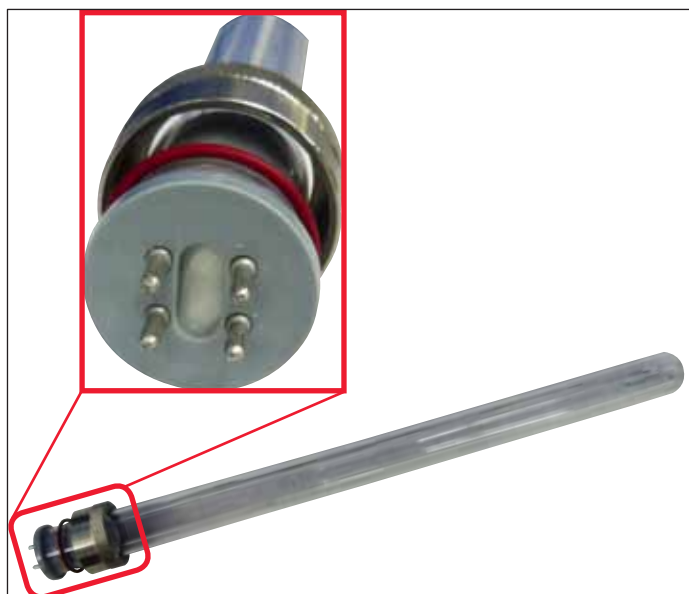

Obr. 4

Ultrafialová fluorescenčná trubica – 4 kolíky

Objednávacie č. 14 0471 57385



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 – 19  
D-69226 Nussloch  
Nemecko

Tel.: +49 – (0) 6224 – 143 0  
Fax: +49 – (0) 6224 – 143 268  
Web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)