

CM1950

Kriostat

Dodatni list uz Uputstvo za upotrebu CM1950 1v8 Rev. I
srpski

Revizija C

Ovaj dokument uvek držite uz aparat.
Pažljivo pročitajte pre rada sa uređajem.



1. Dodatni list uz Uputstvo za upotrebu CM1950 1v8 Rev. I

Dodatni opis uz poglavlje 12.3 Zamena UVC lampe




Napomena

Za uređaj CM1950, dostupne su dve različite varijante priključnog dela unutar uređaja i UVC lampe. Korisnik mora da proveri koja varijanta je ugrađena u uređaj pre zamene UVC lampe novom.

Postupak zamene UVC lampe je sličan za obe varijante.


Identifikovanje ugrađene varijante i poklapanje UVC lampe

- ① Varijanta 1: Priključak sa 2-pinskim ulazom (→ Sl. 1-1), UVC lampa 2-pinska (→ Sl. 1-2)

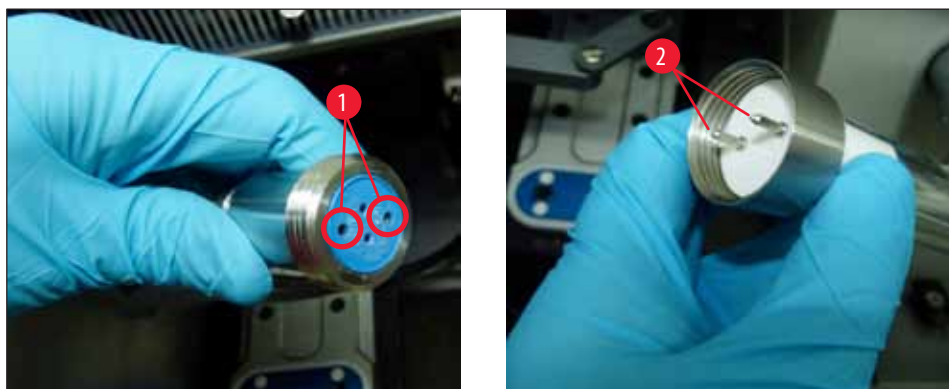

Sl. 1

- ① Varijanta 2: Priključak sa 4-pinskim ulazom (→ Sl. 2-1), UVC lampa 4-pinska (→ Sl. 2-2)

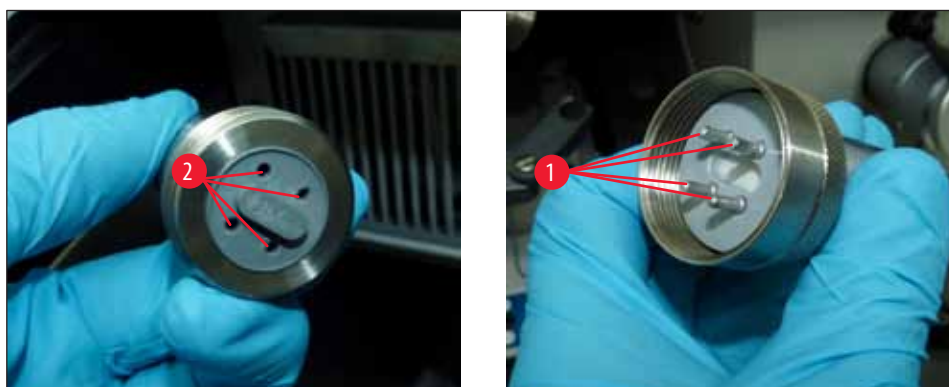

Sl. 2

Dodatne informacije uz poglavlje 12.3 Zamena UVC lampe

Nova sl. 95




Sl. 3

UV fluorescentna cev – 2-pinska

Br. narudžbine

14 0477 43192

Nova sl. 96

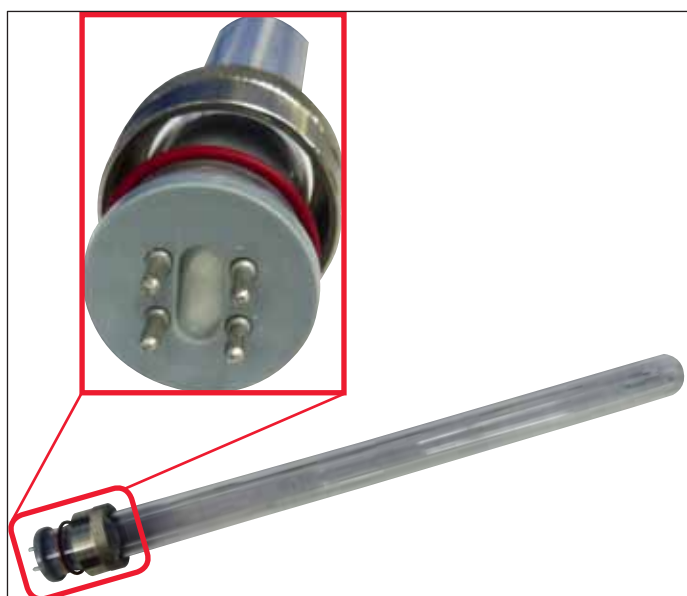

Sl. 4

UV fluorescentna cev – 4-pinska

Br. narudžbine

14 0471 57385

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Germany

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268
Veb sajt: www.LeicaBiosystems.com