



Anexo al manual de instrucciones para el

Leica CV5030

Montador cubreportas

Anexo al manual de instrucciones
Leica CV5030, V 3.3 RevJ, español – 07/2016
2015-001 anexo al CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016

Guarde siempre este manual junto al equipo.
Léalo detenidamente antes de la puesta en servicio.

Nuevo capítulo 5.4.1 Inserto para cubeta HistoCore SPECTRA ST



El inserto para cubeta y el clip correspondiente para el soporte de portaobjetos HistoCore SPECTRA ST se necesitan para poder utilizar en el montador cubreobjetos CV5030 el soporte de portaobjetos HistoCore SPECTRA ST para 30 portaobjetos.



- Para evitar que se dañen las muestras, los portaobjetos nunca deben colocarse en soportes de portaobjetos en los que ya se ha colocado un clip.
- El clip debe ponerse únicamente una vez que se haya extraído el soporte de portaobjetos del SPECTRA ST. Si se utiliza el clip durante el proceso de tinción se pueden producir colisiones en el dispositivo que pueden derivar en la interrupción de los procesos de tinción.
- Hay que retirar obligatoriamente el asa del soporte de portaobjetos (1, [fig. C](#)) antes de introducirlo en el CV5030.

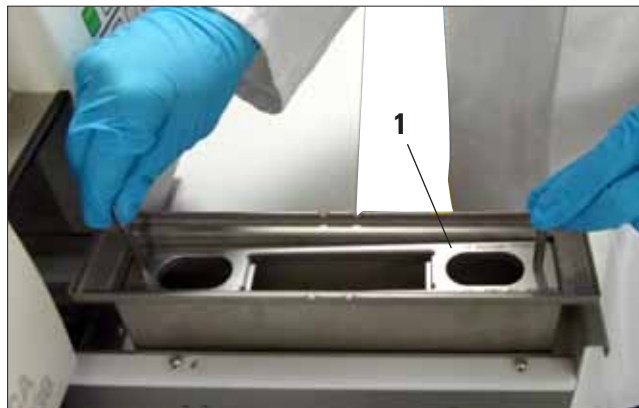


Fig. A

Preparación CV5030 para el inserto para cubeta HistoCore SPECTRA ST

- Abrir el cajón de carga del CV5030 ([véase capítulo 4.10 fig. 27](#)) y extraer hacia delante la cubeta de carga.
- Retirar el inserto para cubeta existente, comprobar si la cubeta tiene esquirlas y limpiarla en caso necesario.
- Colocar el inserto para cubeta (1, [fig. A](#)) HistoCore SPECTRA ST ([véase fig. A](#)) en la cubeta de carga.



Fig. B

Preparación del soporte de portaobjetos con clip

- Extraer el soporte de portaobjetos del HistoCore SPECTRA ST.
- Abrir el asa del soporte de portaobjetos y colocar dicho soporte en diagonal ([fig. B](#)).
- Depositar con precaución el clip sobre el soporte de portaobjetos y comprobar que solo hay un portaobjetos en la entalladura correspondiente del clip ([véase también fig. C](#)).
- A continuación colocar el soporte de portaobjetos.
- Presionar con precaución el clip hacia abajo con las dos manos al mismo tiempo hasta que encaje ([fig. C](#)).
- Retirar el asa del soporte de portaobjetos (1, [fig. C](#)).
- Abrir el cajón de carga del CV5030 y colocar el soporte de portaobjetos en el inserto para cubeta.
- Cubrir el portaobjetos tal y como se describe en el [capítulo 5.5](#).

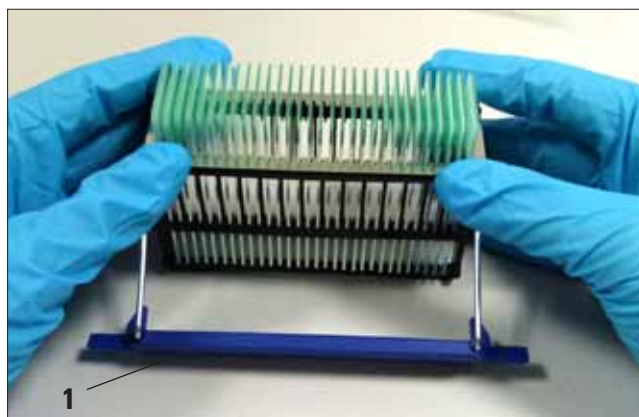


Fig. C

Nuevas entradas en el capítulo 9.1 Accesorios opcionales

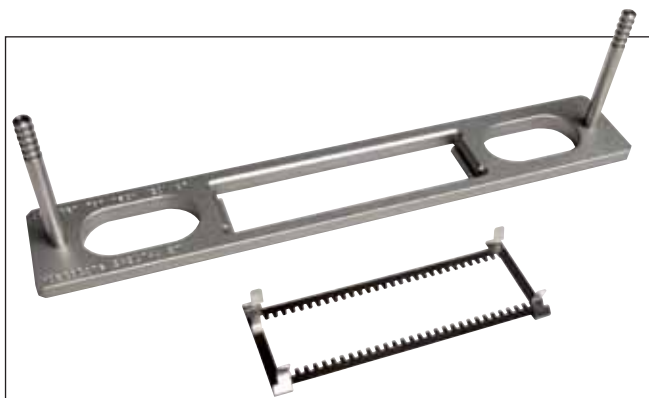


Fig. D

Conjunto de inserto para cubeta para soporte de portaobjetos 30

HistoCore SPECTRA ST,

Para soporte de portaobjetos Leica,
para 30 portaobjetos

Compuesto por:

1 adaptador 14 0478 54396

1 clip 14 0478 55510

N.º de pedido 14 0478 55522

Conjunto de clip para soporte de portaobjetos 30

HistoCore SPECTRA ST,

Compuesto por 2 clips

N.º de pedido 14 0478 55510

Inserto para cubeta para soporte de portaobjetos 30

HistoCore SPECTRA ST,

Para soporte de portaobjetos Leica,
para 30 portaobjetos

N.º de pedido 14 0478 54396

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D- 69226 Nussloch
Teléfono: +49 6224 - 143 0
Fax: +49 6224 - 143 268
Sitio web: www.LeicaBiosystems.com