

Bijlage bij de gebruiksaanwijzing voor de

Leica CV5030

Afdekapparaat

Supplement bij de gebruiksaanwijzing
Leica CV5030, V 3.3 RevJ, Nederlands– 07/2016
2015-001 Supplement bij CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016

Altijd in de buurt van het apparaat bewaren.
Voor de inbedrijfstelling zorgvuldig doorlezen.

Nieuw hoofdstuk 5.4.1 Bakinzetstuk HistoCore SPECTRA ST



Het bakinzetstuk en de bijbehorende clip voor HistoCore SPECTRA ST objectglasjes-houders is nodig, om HistoCore SPECTRA ST objectglasjeshouders voor 30 objectglasjes in het afdekapparaat CV5030 te kunnen gebruiken.



- Om beschadigingen van de monsters te vermijden, mogen objectglasjes nooit in objectglasjeshouders geplaatst worden, waarop reeds een clip is geplaatst.
- De clip mag uitsluitend pas na het uitnemen van de objectglasjeshouder uit de SPECTRA ST aangebracht worden. Bij gebruik van de clip tijdens het verproces kunnen er botsingen met het apparaat optreden, welke tot het annuleren van het kleurproces kunnen leiden.
- De objectglasjesdraagbeugel (1, Fig. C) moet vóór het plaatsen in de CV5030 absoluut uit de objectglasjeshouder worden verwijderd.

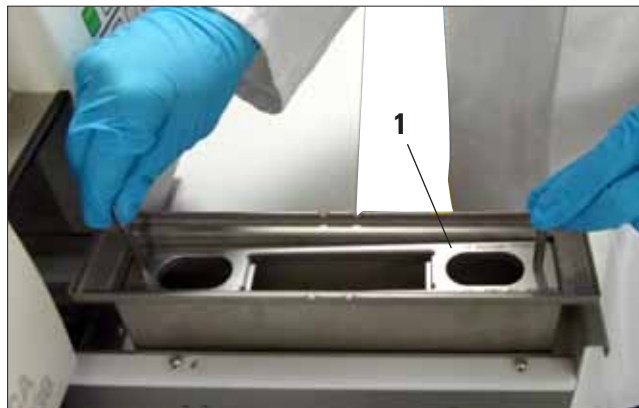


Fig. A

Vorbereitung CV5030 voor bakinzetstuk HistoCore SPECTRA ST

- Beladings-lade van de CV5030 (zie hoofdstuk 4.10 Fig. 27) openen, de beladingsbak naar voren trekken.
- Aanwezige bakinzet verwijderen, de bak op glassplinters controleren en eventueel reinigen.
- De bakinzet (1, Fig. A) HistoCore SPECTRA ST (zie Fig. A) in de beladingsbak plaatsen.

Vorbereitung objectglasjeshouder met clip

- De objectglasjeshouder uit de HistoCore SPECTRA ST verwijderen.
- De objectglasjeshouderberugel opklappen en de objectdragerhouder scheef plaatsen (Fig. B).
- De clip voorzichtig over de objectglasjes leggen en er op letten dat er zicht steeds slechts één objectglasje in de betreffende uitsparing van de clip bevindt (zie ook Fig. C).
- Aansluitend de objectglasjeshouder neerzetten.
- De clip voorzichtig met beide handen tegelijkertijd tot het inklikken naar beneden drukken (Fig. C).
- De objectglasjeshouderbeugel (1, Fig. C) verwijderen.
- Beladings-lade van de CV5030 openen en de objectglasjeshouder in de bakinzet plaatsen.
- Objectglasjes afdekken, zoals in Hst. 5.5 beschreven.



Fig. B

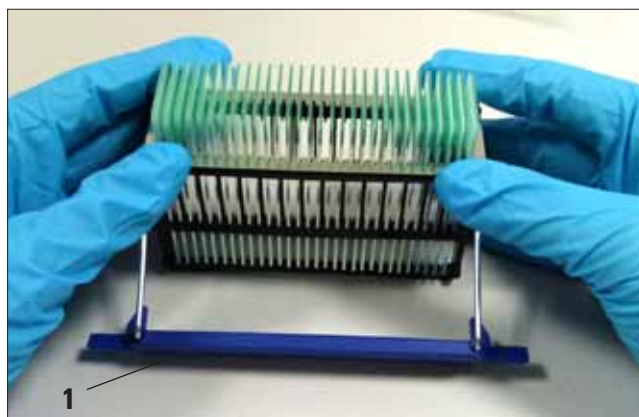


Fig. C

Nieuwe posities in hoofdstuk 9.1 Optionele toebehoren

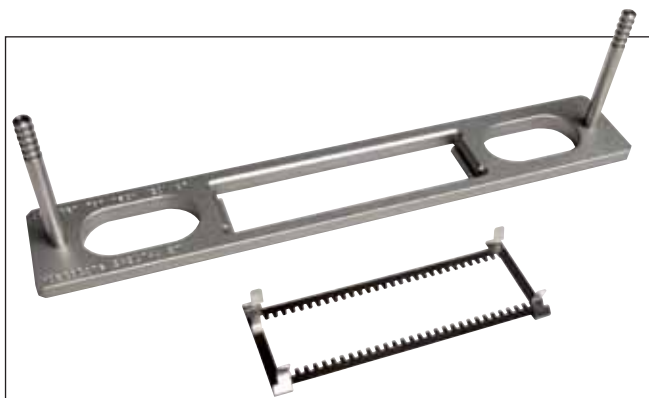


Fig. D

Kit bakinzet objectglasjeshouder 30

HistoCore SPECTRA ST,

voor Leica objectglasjeshouder,
voor 30 objectglasjes

Bestaande uit:

1 Adapter 14 0478 54396

1 Clip 14 0478 55510

Bestelnr. 14 0478 55522

Kit Clip objectglasjeshouder 30 HistoCore SPECTRA ST,

Bestaande uit 2 clips

Bestelnr. 14 0478 55510

Bakinzet objectglasjeshouder 30 HistoCore SPECTRA ST,

voor Leica objectglasjeshouder,
voor 30 objectglasjes

Bestelnr. 14 0478 54396

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D- 69226 Nussloch
Telefoon: +49 6224 - 143 0
Fax: +49 6224 - 143 268
Internet: www.LeicaBiosystems.com