



Kullanım kılavuzu eki

Leica CV5030

Dolum otomati

Kullanım kılavuzu eki

Leica CV5030, V 3.3 RevJ, Türkçe – 07/2016

2015-001 CV5030 eki V 1.0 RevD – 07/2016

Her zaman cihaza yakın bir yerde muhafaza ediniz.
İşletime almadan önce dikkatlice okuyunuz.

Yeni bölüm 5.4.1 HistoCore SPECTRA ST hazne çanağı



CV5030 dolum otomatlarında HistoCore SPECTRA ST nesne taşıyıcı tutucusunu 30 nesne taşıyıcıda kullanabilmek için bir hazne çanağına ve ilgili HistoCore SPECTRA ST nesne taşıyıcı tutucu klipsine ihtiyaç duyulur.



- Ölçüm uçlarının zarar görmemesi için nesne taşıyıcının hali hazırda klips takılı bir nesne taşıyıcı tutucusuna asla yerleştirilmemesi gerekir.
- Klips ancak nesne taşıyıcı tutucusu SPECTRA ST'den çıkarıldıktan sonra takılabilir. Renk prosesleri esnasında klipslerin kullanımı cihazda renk proseslerini kesintiye uğratabilen çarpışmalara neden olabilir.
- Nesne tutucu askısı (1, Resim C) CV5030'a yerleştirilmeden önce mutlaka nesne taşıyıcı tutucusundan uzaklaştırılmalıdır.



Resim A

CV5030'ın HistoCore SPECTRA ST hazne çanağı için hazırlanması


- CV5030'ın yükleme çekmecesini (Bkz. Bölüm 4.10 Resim 27) açınız, yükleme haznesini öne doğru çekiniz.
- Mevcut hazne çanağını çıkarınız, hazneyi cam kırıklarına karşı kontrol ediniz ve temizleyiniz.
- Hazne çanağı (1, Resim A) HistoCore SPECTRA ST'yi (bkz. Resim A) yükleme haznesine yerleştiriniz.

Nesne taşıyıcı tutucusunun klips ile hazırlanması

- Nesne taşıyıcı tutucusunu HistoCore SPECTRA ST'den çıkarınız.
- Nesne taşıyıcı tutucusu askısını açın ve nesne taşıyıcı tutucusunu eğimli şekilde konumlandırın (Resim B).
- Klipsi dikkatlice nesne taşıyıcının üzerine getirin ve her durum için klips boşluğunda bir nesne taşıyıcının bulunduğu dikkat edin (bkz. Resim C).
- Daha sonra nesne taşıyıcı tutucusunu sabitleyin.
- Klipsin üzerine iki elinizi aynı anda kullanarak mandallanmaya dek aşağı yönde dikkatlice bastırınız (Resim C).
- Nesne taşıyıcı tutucusu askısının (1, Resim C) çıkarılması.
- CV5030'ın yükleme çekmecesini açınız ve nesne taşıyıcı tutucusunu hazne çanağının içine yerleştiriniz.
- Nesne taşıyıcı Bölüm. 5.5'te gösterildiği gibi örtünüz.




Resim B

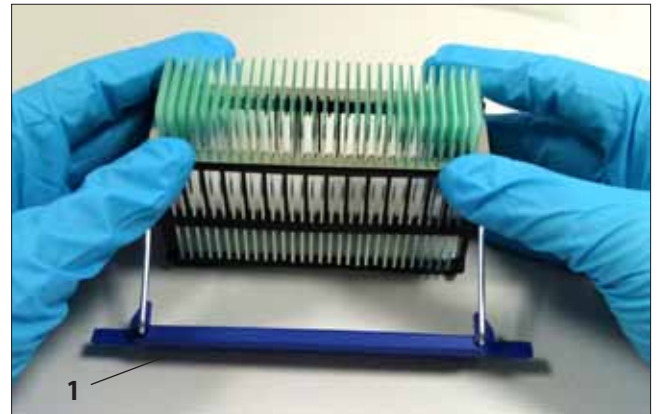

Resim C

Bölüm 9.1 opsiyonel aksesuarlara eklemeler

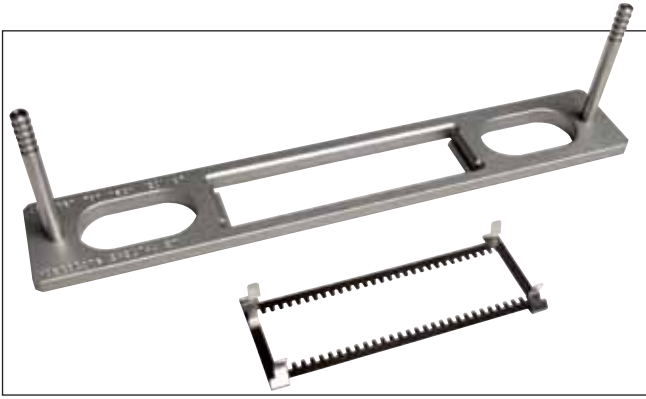

Resim D

Nesne taşıyıcı tutucusu 30 hazne çanağı kiti

HistoCore SPECTRA ST,

Leica nesne taşıyıcı tutucusu için,

30 nesne taşıyıcı için

İçeriği:

1 Adaptör 14 0478 54396

1 Klips 14 0478 55510

Sipariş no. 14 0478 55522

30 HistoCore SPECTRA ST nesne taşıyıcı tutucusu için klips kiti

2 klips içerir

Sipariş no. 14 0478 55510

30 HistoCore SPECTRA ST nesne taşıyıcı tutucusu için hazne çanağı,

Leica nesne taşıyıcı tutucusu için,

30 nesne taşıyıcı için

Sipariş no. 14 0478 54396

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D-69226 Nussloch
Telefon: +49 6224 - 143 0
Faks: +49 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com