



Supplement til brugsanvisning til

# Leica CV5030

## Dækglasautomat

Supplement til brugsanvisning  
Leica CV5030, V 3.3 RevK, dansk – 04/2019  
2015-001 supplement til CV5030 V 1.0 RevE – 04/2019

Skal altid opbevares i nærheden af apparatet.  
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.



## Ny kapitel 5.4.1 Karindsats HistoCore SPECTRA ST



Karindsatsen og den tilhørende clips til HistoCore SPECTRA ST-objektholderen skal bruges, før HistoCore SPECTRA ST-objektholderen kan bruges til 30 objektholdere i dækglassautomaten CV5030.



- For at undgå skader på prøverne må objektholderne aldrig sættes ind i objektglasholdere, hvor der allerede er påmonteret en clips.
- Clipsen må altid først monteres, efter at objektglasholderen er fjernet fra SPECTRA ST. Ved brug af clipsen under farveprocessen kan der forekomme kollision i apparatet, som kan føre til afbrydelse af farveprocessen.
- Objektglasholderbøjlen (1, fig. C) skal altid fjernes fra objektglasholderen, før den sættes ind i CV5030.



Fig. A

### Forberedelse af CV5030 til karindsats HistoCore SPECTRA ST

- Åbn indladringskuffen til CV5030 (se kap. 4.10 fig. 27), og træk indladringskarret fremad.
- Fjern den eksisterende karindsats, kontrollér karret for glassplinter, og rengør det om nødvendigt.
- Sæt karindsatsen (1, fig. A) HistoCore SPECTRA ST (se fig. A) ind i indladringskarret.

### Forberedelse af objektglasholder med clips

- Tag objektglasholderen ud af HistoCore SPECTRA ST.
- Vip objektglasholderbøjlen op, og sæt objektglasholderen skråt på (fig. B).
- Læg forsigtigt clipsen over objektglasset, og pas på, at der kun er et objektglas i hver udsparring i clipsen (se også fig. C).
- Sæt derefter objektglasholderen til side.
- Tryk forsigtigt clipsen med begge hænder samtidigt nedad, indtil den går i indgreb (fig. C).
- Fjern objektglasholderbøjlen (1, fig. C).
- Åbn indladringskuffen til CV5030, og sæt objektglasholderen i karindsatsen.
- Dæk objektglasset ind som beskrevet i kap. 5.5.



Fig. B

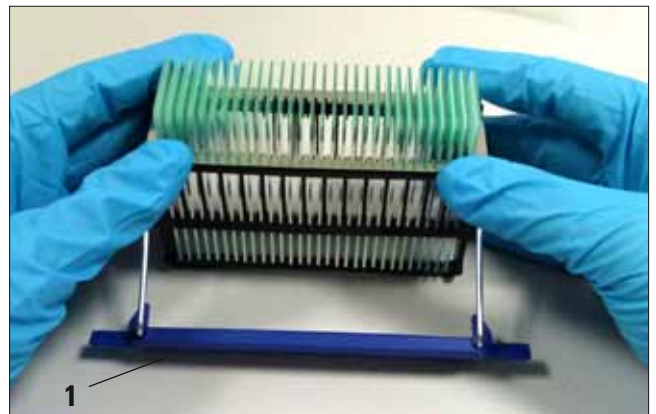


Fig. C

## Nye tekster i kapitel 9.1 Ekstra tilbehør

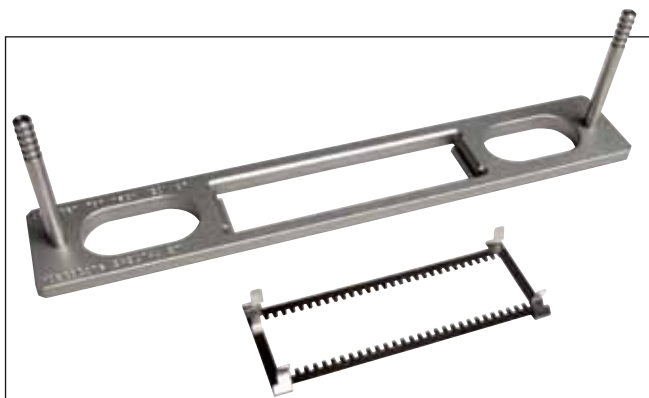


Fig. D

### Sæt karindsats objektglasholder 30

#### HistoCore SPECTRA ST,

til Leica-objektglasholder

til 30 objektglas

bestående af:

1 adapter 14 0478 54396

1 clips 14 0478 55510

**Best.-nr. 14 0478 55522**

### Sæt clips objektglasholder 30 HistoCore SPECTRA ST,

bestående af 2 clips

**Best.-nr. 14 0478 55510**

### Karindsats objektglasholder 30 HistoCore SPECTRA ST,

til Leica-objektglasholder

til 30 objektglas

**Best.-nr. 14 0478 54396**



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Straße 17-19  
D- 69226 Nussloch  
Telefon: +49 6224 - 143 0  
Fax: +49 6224 - 143 268  
Web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)