

Συνοδευτικό φυλλάδιο στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του

# συστήματος αυτόματης κάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών

## Leica CV5030

Συνοδευτικό φυλλάδιο στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του  
Leica CV5030, εκδ. 3.3 Αναθ. Κ, Ελληνικά – 04/2019  
2015-001 Συνοδευτικό φυλλάδιο στο CV5030 εκδ. 1.0 Αναθ. Ε – 04/2019

Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.  
Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία.




## Νέο κεφάλαιο 5.4.1 Ένθετο λεκάνης HistoCore SPECTRA ST



Το ένθετο λεκάνης και το συνοδευτικό κλιπ για υποδοχέα αντικειμενοφόρων HistoCore SPECTRA ST είναι απαραίτητα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποδοχέας αντικειμενοφόρων HistoCore SPECTRA ST για 30 αντικειμενοφόρες πλάκες στο σύστημα αυτόματης κάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών CV5030.



- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στα δείγματα, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η τοποθέτηση αντικειμενοφόρων σε υποδοχείς αντικειμενοφόρων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί κλιπ.
- Η τοποθέτηση του κλιπ επιτρέπεται αποκλειστικά μετά την αφαίρεση του υποδοχέα αντικειμενοφόρων από το SPECTRA ST. Εάν χρησιμοποιείται το κλιπ κατά τη διαδικασία χρώσης μπορεί να προκληθούν συγκρούσεις εντός της συσκευής που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή των διαδικασιών χρώσης.
- Ο βραχίονας υποδοχέα αντικειμενοφόρων (1, **εικ. C**) πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα αντικειμενοφόρων πριν από την τοποθέτηση στο CV5030.

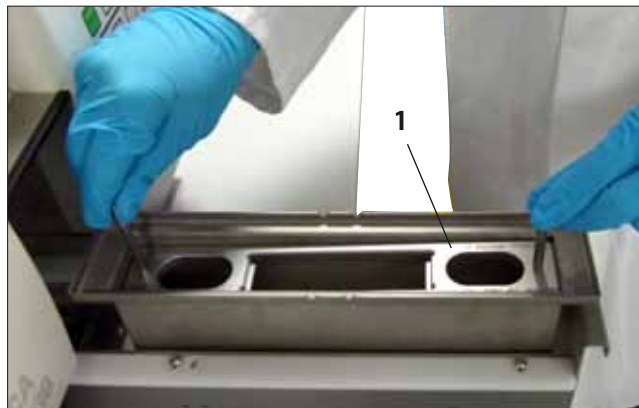

Εικ. A

### Προετοιμασία του CV5030 για το ένθετο λεκάνης HistoCore SPECTRA ST


- Ανοίξτε το συρτάρι φόρτωσης του CV5030 (βλ. κεφ. 4.10, **εικ. 27**) και τραβήξτε τη λεκάνη φόρτωσης προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το υπάρχον ένθετο λεκάνης, ελέγξτε τη λεκάνη για τυχόν θραύσματα γυαλιού και ανάλογα με την περίπτωση καθαρίστε την.
- Τοποθετήστε το ένθετο λεκάνης (1, **εικ. A**) HistoCore SPECTRA ST (βλ. **εικ. A**) στη λεκάνη φόρτωσης.



Εικ. B


### Προετοιμασία υποδοχέα αντικειμενοφόρων με κλιπ

- Αφαιρέστε τον υποδοχέα αντικειμενοφόρων από το HistoCore SPECTRA ST.
- Ανοίξτε το βραχίονα του υποδοχέα αντικειμενοφόρων και τοποθετήστε τον υποδοχέα λοξά (**εικ. B**).
- Τοποθετήστε το κλιπ προσεκτικά πάνω από τις αντικειμενοφόρους και προσέξτε να βρίσκεται μία μόνο αντικειμενοφόρος σε κάθε εσοχή του κλιπ (βλ. **επίσης** **εικ. C**).
- Τοποθετήστε κατόπιν ευθεία τον υποδοχέα αντικειμενοφόρων.
- Και με τα δύο χέρια πιέστε προσεκτικά το κλιπ προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει (**εικ. C**).
- Αφαιρέστε το βραχίονα υποδοχέα αντικειμενοφόρων (1, **εικ. C**).
- Ανοίξτε το συρτάρι φόρτωσης του CV5030 και τοποθετήστε τον υποδοχέα αντικειμενοφόρων στο ένθετο λεκάνης.
- Καλύψτε τις αντικειμενοφόρους με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφ. 5.5.

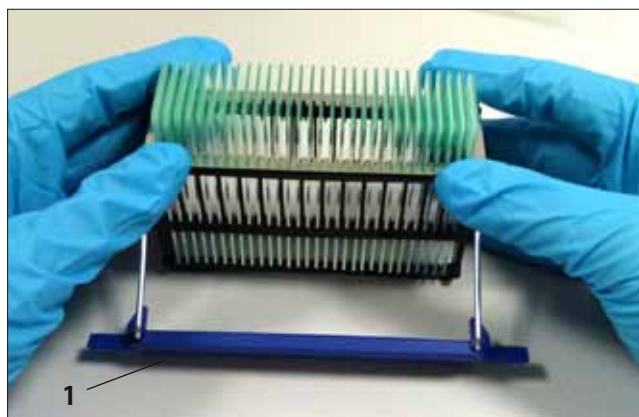

Εικ. C

**Νέες προσθήκες στο κεφάλαιο 9.1 Προαιρετικά εξαρτήματα**

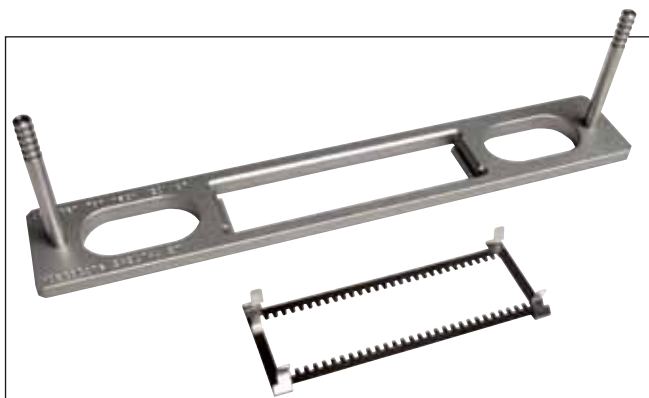

Εικ. D

**Κιτ ένθετου λεκάνης για υποδοχέα 30 αντικειμενοφόρων HistoCore SPECTRA ST,**

για υποδοχείς αντικειμενοφόρων Leica,  
για 30 αντικειμενοφόρους

Αποτελούμενο από:

1 προσαρμογέα 14 0478 54396

1 κλιπ 14 0478 55510

**Αρ. παραγγελίας 14 0478 55522**

**Κιτ κλιπ υποδοχέα 30 αντικειμενοφόρων HistoCore SPECTRA ST,**

Αποτελείται από 2 κλιπ

**Αρ. παραγγελίας 14 0478 55510**

**Ένθετο λεκάνης υποδοχέα 30 αντικειμενοφόρων HistoCore SPECTRA ST,**

για υποδοχείς αντικειμενοφόρων Leica,  
για 30 αντικειμενοφόρους

**Αρ. παραγγελίας 14 0478 54396**



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Straße 17-19  
D-69226 Nussloch  
Τηλ.: +49 6224 - 143 0  
Φαξ: +49 6224 - 143 268  
Διαδίκτυο: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)