

Papildomas naudojimo instrukcijos lapas

# „Leica CV5030“

## Stiklelių uždengimo automatas

Papildomas naudojimo instrukcijos lapas  
„Leica CV5030“ V 3.3, Perž. K, lietuvių k., 2019-04  
2015-001 Papildomas lapas prie CV5030 V 1.0 Perž. E – 2019-04

Šį dokumentą visada laikykite prie prietaiso.  
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.




## Naujas skyrius 5.4.1 „HistoCore SPECTRA ST“ skirtas vonelės įdėklas



Su „HistoCore SPECTRA ST“ mėginių objektinių stiklelių laikikliu, skirtu 30 mėginių, CV5030 stiklelių padengimo automata būtina naudoti vonelės įdėklą ir sąvaržą.



- Kad mėginių objektiniai stikliai nebūtų sugadinti, jų jokių būdu negalima dėti į mėginių laikiklį, prie kurio jau yra pritvirtinta sąvaržą.
- Sąvaržą tvirtinti galima tik tada, kai mėginių laikiklis iš SPECTRA ST yra išimtas. Dažymo proceso metu naudojant sąvaržą, prietaise gali įvykti susidūrimas, dėl kurio gali sutrikti dažymo procesas.
- Mėginių objektinių stiklelių laikiklio rankeną (1, C pav.) iš mėginių objektinių stiklelių laikiklio reikia išimti prieš įdedant į CV5030.

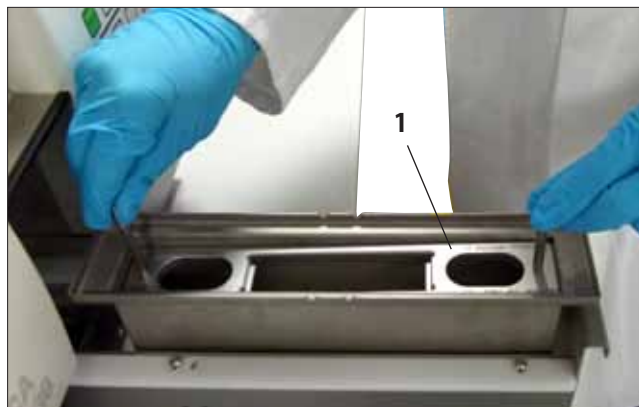

A pav.

## CV5030 ruošimas „HistoCore SPECTRA ST“ vonelės įdėklui


- Atidarykite CV5030 įdėjimo stalčių (žr. skyriuje 4.10, 27 pav.) ir į priekį pastumkite įkeliamą vonelę.
- Išimkite esamą vonelės įdėklą ir patikrinkite, ar vonelėje nėra stiklo šukių. Jei reikia, išvalykite.
- Į įkeliamą vonelę įdėkite „HistoCore SPECTRA ST“ vonelės įdėklą (A pav.).

## Sąvaržos tvirtinimas prie mėginių objektinių stiklelių laikiklio

- Iš „HistoCore SPECTRA ST“ išimkite mėginių objektinių stiklelių laikiklį.
- Atlenkite mėginių objektinių stiklelių laikiklio rankeną ir objektinių stiklelių laikiklį laikykite kampu (B pav.).
- Ant mėginių objektinių stiklelių atsargiai uždėkite sąvaržą ir įsitinkite, kad kiekvienoje sąvaržos angoje yra po vieną objektinį stiklį (žr. C pav.).
- Mėginių objektinių stiklelių laikiklį horizontaliai įdėkite atgal.
- Tuo pačiu metu abiem rankomis sąvaržą atsargiai nuspauskite žemyn, kad užsifikuotų (C pav.).
- Išimkite mėginių objektinių stiklelių laikiklio rankeną (1, C pav.).
- Atidarykite CV5030 stalčių ir į „HistoCore SPECTRA ST“ vonelės įdėklą įdėkite mėginių objektinių stiklelių laikiklį.
- Uždenkite mėginių objektinius stiklius, kaip aprašyta 5.5 skyriuje.




B pav.

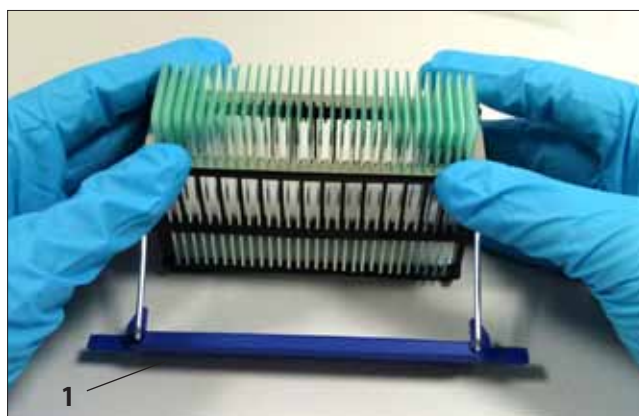

C pav.

Nauji 9.1 skyriaus „Papildomi priedai“ elementai

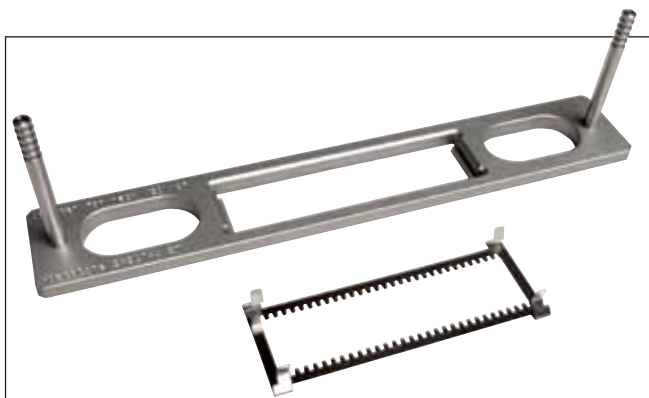

D pav.

**Komplekto adapterio stovas „30 HistoCore SPECTRA ST“,**

„Leica“ mėginių objektinių stiklelių laikikliams, kuriuose telpa 30 objektinių stiklelių

Dalys:

1 adapteris 14 0478 54396

1 sąvarža 14 0478 55510

**Užsakymo Nr. 14 0478 55522**

**Komplekto sąvaržos stovas „30 HistoCore SPECTRA ST“,**

Sudaro 2 sąvaržos

**Užsakymo Nr. 14 0478 55510**

**Adapterio stovas „30 HistoCore SPECTRA ST“,**

„Leica“ mėginių objektinių stiklelių laikikliams, kuriuose telpa 30 objektinių stiklelių

**Užsakymo Nr. 14 0478 54396**



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17-19  
D- 69226 Nussloch  
Telefonas: +49 6224 - 143 0  
Faks.: +49 6224 - 143 268  
Svetainė: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)