



Приложение к руководству по эксплуатации

# Leica CV5030

Автоматический прибор для заключения срезов

Приложение к руководству по эксплуатации  
Leica CV5030, V 3.3 RevK, на русском языке – 04/2019  
2015-001 Приложение к CV5030 V 1.0 RevE – 04/2019

Хранить рядом с прибором.  
Внимательно изучить перед началом эксплуатации.



## Новая глава 5.4.1 Вставная ванночка HistoCore SPECTRA ST



Вставная ванночка и соответствующий зажим для держателя предметных стекол HistoCore SPECTRA ST требуются для использования держателя HistoCore SPECTRA ST для 30 предметных стекол в автоматическом приборе для заключения срезов CV5030.



- Во избежание повреждений образцов запрещается вставлять предметные стекла в держатели предметных стекол, на которых уже установлен зажим.
- Зажим следует устанавливать только после извлечения держателя предметных стекол из SPECTRA ST. Использование зажима во время процесса окрашивания может привести к конфликту в приборе, который может обусловить, в свою очередь, отмену процессов окрашивания.
- Скобу держателя предметных стекол (1, рис. С) обязательно следует снять с держателя предметных стекол перед установкой в CV5030.

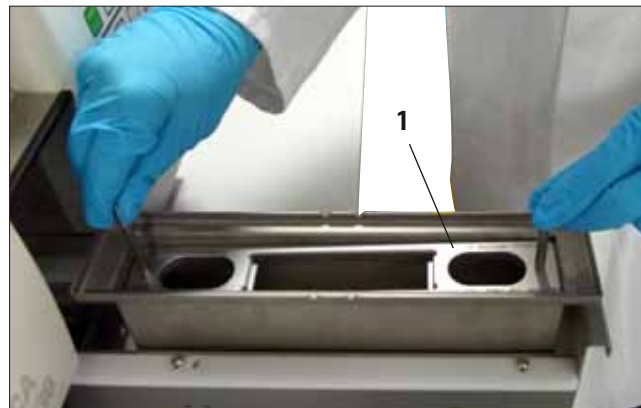


Рис. А

### Подготовка CV5030 для вставной ванночки HistoCore SPECTRA ST

- Откройте выдвижной ящик для загрузки CV5030 (см. главу 4.10, рис. 27), вытяните загрузочную ванночку вперед.
- Извлеките имеющуюся вставную ванночку, проверьте ее на наличие прилипших осколков стекла и, при необходимости, очистите.
- Установите вставную ванночку (1, рис. А) HistoCore SPECTRA ST (см. рис. А) в загрузочную ванночку.

### Подготовка держателя предметных стекол с зажимом

- Извлеките держатель предметных стекол из HistoCore SPECTRA ST.
- Откиньте скобу держателя предметных стекол и установите держатель под наклоном (рис. В).
- Осторожно положите зажим над предметным стеклом и проследите за тем, чтобы в каждом случае в соответствующей выемке зажима находилось только одно предметное стекло (см. также рис. С).
- Затем поставьте держатель предметных стекол.
- Одновременно обеими руками осторожно отожмите зажим вниз до фиксации (рис. С).
- Снимите скобу держателя предметных стекол (1, рис. С).
- Откройте выдвижной ящик для загрузки CV5030 и вставьте держатель предметных стекол во вставную ванночку.
- Заключите срезы на предметном стекле, как описано в гл. 5.5.



Рис. В

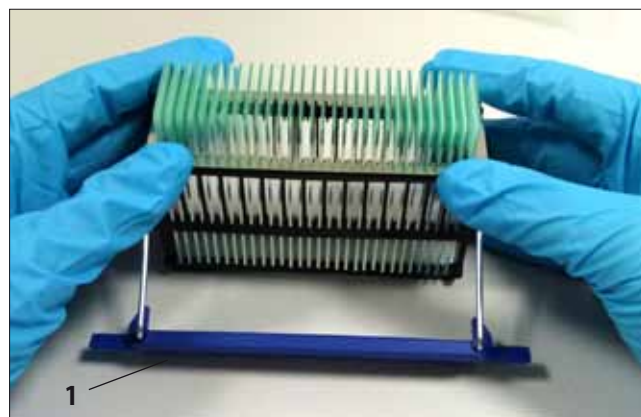


Рис. С

Новые записи в гл. 9.1 Дополнительные принадлежности

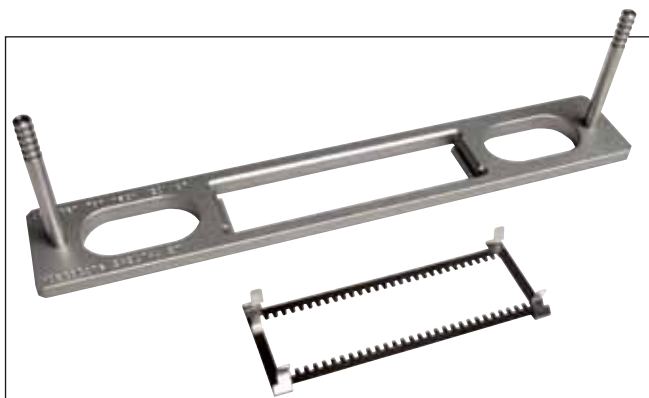


Рис. D

**Набор вставных ванночек для держателя на 30 предметных стекол**

**HistoCore SPECTRA ST,**

для держателя предметных стекол Leica,  
на 30 предметных стекол

Включает:

1 адаптер 14 0478 54396

1 зажим 14 0478 55510

**№ для заказа 14 0478 55522**

**Набор зажимов для держателя на 30 предметных стекол**

**HistoCore SPECTRA ST,**

включает 2 зажима

**№ для заказа 14 0478 55510**

**Вставная ванночка для держателя на 30 предметных стекол**

**HistoCore SPECTRA ST,**

для держателя предметных стекол Leica,  
на 30 предметных стекол

**№ для заказа 14 0478 54396**



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Straße 17–19  
D-69226 Nussloch  
Телефон: +49 6224 - 143 0  
Факс: +49 6224 - 143 268  
Веб-сайт: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)