



Das leistungsfähige, automatische Schleifgerät Leica SP9000 zum Nachschleifen von Mikrotommessern gibt einer gebrauchten Messerschneide die Schärfe eines neuen oder fabrikgeschliffenen Messers zurück. Zum Schleifen wird das Messer in den Messerhalter in einem fest eingestellten Winkel eingespannt. Die transparente Plexiglashaube wird vor dem Schleifen heruntergeklappt: das gewährleistet sicheres Arbeiten und verhindert Verunreinigungen des Arbeitsplatzes durch Staub und Schleifpartikel.

Leica SP9000

Schleifgerät zum
automatischen Nachschleifen
von Mikrotommessern

Leica

MICROSYSTEMS

Alle Stahlmesser bis zu einer Länge von 25 cm und C-Profil können problemlos mit dem Leica SP 9000 bearbeitet werden.



Tragen Sie, wie auf dem Foto gezeigt, eine geringe Menge Schleifmittel auf die Glasschleifplatte auf. Für die beiden möglichen Schleiftechniken, Grob- und Feinschliff, werden zwei unterschiedliche Schleifpasten eingesetzt.



Setzen Sie das Messer jetzt in den Messerhalter ein und klemmen es mit Hilfe der Schrauben fest. Danach schließen Sie die Plexiglashaube, wählen die gewünschte Betriebsart und stellen die Zeitschaltuhr ein.



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
Das Messer wird zunächst auf einer Seite geschliffen, automatisch umgedreht und dann auf der anderen Seite geschliffen. Dieser Bewegungsablauf wiederholt sich, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Danach stoppt der Messerhalter. Das Messer wird automatisch angehoben, bleibt waagrecht stehen und kann bequem entnommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Modernste Entwicklungs-, Fertigungs- und Prüfeinrichtungen – dokumentiert nach DIN EN ISO 9001 – sorgen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Leica Verkaufsniederlassung

Australien:	Gladesville/NSW	Tel. +61 2 9897 9700	Fax +61 2 9817 8358
Dänemark:	Herlev	Tel. +45 4454 0101	Fax +45 4454 0111
Deutschland:	Bensheim	Tel. +49 6251 136 0	Fax +49 6251 136 155
England:	Milton Keynes	Tel. +44 1 908 246246	Fax +44 1 908 609992
Frankreich:	Rueil-Malmaison Cedex	Tel. +33 1 473 285 85	Fax +33 1 473 285 86
Italien:	Mailand	Tel. +39 0257 486.1	Fax +39 0257 40 3273
Japan:	Tokio	Tel. +81 3 5421 2804	Fax +81 3 5421 2894
Kanada:	Richmond Hill/Ontario	Tel. +1 905 762 2000	Fax +1 905 762 8937
Korea:	Seoul	Tel. +82 2 514 6543	Fax +82 2 514 6548
Niederlande:	Rijswijk	Tel. +31 70 4132130	Fax +31 70 4132139
Österreich:	Wien	Tel. +43 1 486 80 50	Fax +43 1 486 80 50 30
Portugal:	Lissabon	Tel. +351 1 388 9112	Fax +351 1 385 4668
Schweden:	Sollentuna	Tel. +46 8 6254 545	Fax +46 8 6254 510
Schweiz	Glattbrugg	Tel. +41 1 809 34 34	Fax +41 1 809 34 44
Singapur:	Singapur	Tel. +65 6779 7823	Fax +65 6773 0628
Spanien:	Barcelona	Tel. +34 93 494 9530	Fax +34 93 494 9532
USA:	Bannockburn/Illinois	Tel. +1 847 405 0123	Fax +1 847 405 0164
Volkrepublik China:	Hong Kong	Tel. +852 2 564 6699	Fax +852 2 564 4163



Order No. 0703-1-1-100
©Leica Microsystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, D-69226 Nussloch,
Phone (06224) 143-0, Fax (06224) 143-200
11/2005

und mehr als 100 nationale Vertriebspartner.

 www.histo-solutions.com

Leica
MICROSYSTEMS