



La afiladora automática Leica SP9000 es una máquina de alto rendimiento para el reafilado profesional de cuchillas de microtomo. Para el afilado, la cuchilla se sujeta en el porta-cuchillas de ángulo predefinido. La tapa abatible de Plexiglás transparente se cierra herméticamente antes de empezar a afilar: así se trabaja de forma segura y se evita que se ensucie la zona de trabajo con polvo y partículas de afilado.

Leica SP9000

Afiladora de cuchillas para
el reafilado automático
de cuchillas de microtomo

La Leica SP9000 procesa todas las cuchillas de acero, perfil C, hasta una longitud de 25 cm.



Aplicar, como se muestra en la foto, una cantidad pequeña de abrasivo sobre la placa de pulido de vidrio. Para los dos métodos de afilado, grueso y fino, se emplean dos tipos de pasta de abrasivo diferentes.



A continuación, insertar la cuchilla en el porta-cuchillas y sujetarla mediante los tornillos de fijación. Cerrar la tapa de Plexiglás, seleccionar el modo de afilado deseado y programar el temporizador.



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
La máquina afila la primera cara de la cuchilla, después la voltea automáticamente y procede a afilar la otra cara. Este movimiento se va repitiendo hasta que el período de procesamiento preseleccionado ha transcurrido completamente. Entonces el porta-cuchillas se para, y la cuchilla queda en una posición horizontal y ligeramente elevada, para poder extraerla con facilidad.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Los más sofisticados métodos de diseño, fabricación y control de calidad – certificados por DIN EN ISO 9001 – garantizan máxima calidad y fiabilidad.

Para obtener más información, contacte con su representante Leica

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Alemania: | Bensheim | Tel. +49 6251 136 0 | Fax +49 6251 136 155 |
| Australia: | Gladesville/NSW | Tel. +61 2 9897 9700 | Fax +61 2 9817 8358 |
| Austria: | Viena | Tel. +43 1 486 80 50 | Fax +43 1 486 80 50 30 |
| Canadá: | Richmond Hill/Ontario | Tel. +1 905 762 2000 | Fax +1 905 762 8937 |
| Corea: | Seúl | Tel. +82 2 514 6543 | Fax +82 2 514 6548 |
| Dinamarca: | Herlev | Tel. +45 4454 0101 | Fax +45 4454 0111 |
| España: | Barcelona | Tel. +34 93 494 9530 | Fax +34 93 494 9532 |
| EE.UU.: | Bannockburn/Illinois | Tel. +1 847 405 0123 | Fax +1 847 405 0164 |
| Francia: | Rueil-Malmaison Cedex | Tel. +33 1 4732 85 85 | Fax +33 1 4732 85 86 |
| Gran Bretaña: | Milton Keynes | Tel. +44 1 908 246246 | Fax +44 1 908 609992 |
| Holanda: | Rijswijk | Tel. +31 70 4132130 | Fax +31 70 4132139 |
| Italia: | Milán | Tel. +39 0257 486.1 | Fax +39 0257 40 3273 |
| Japón: | Tokyo | Tel. +81 3 5421 2804 | Fax +81 3 5421 2894 |
| Portugal: | Lisboa | Tel. +351 1 388 9112 | Fax +351 1 385 4668 |
| República popular de China: | Hong Kong | Tel. +852 2 564 6699 | Fax +852 2 564 4163 |
| Singapur: | Singapur | Tel. +65 6779 7823 | Fax +65 6773 0628 |
| Suecia: | Sollentuna | Tel. +46 8 6254 545 | Fax +46 8 6254 510 |
| Suiza: | Glattbrugg | Tel. +41 1 809 34 34 | Fax +41 1 809 34 44 |



...y más de 100 distribuidores nacionales.

 www.histo-solutions.com

Leica
MICROSYSTEMS

Order No. 0703-1-3-100
©Leica Microsystems Nussloch GmbH, Heidelberger Str. 17-19, D-69226 Nussloch,
Phone (06224) 143-0, Fax (06224) 143-200