



L'affûteuse automatique pour couteaux Leica SP9000 est un instrument hautement performant permettant de redonner aux couteaux de microtome émoussés la qualité de tranchant d'un couteau neuf ou affûté en usine. Pour l'affûtage, le couteau est fixé dans le support sous un angle fixe. Le capot de plexiglas transparent que l'on rabat avant de commencer à affûter permet d'éviter les accidents et protège l'emplacement de travail de la poussière d'affûtage et des projections d'abrasif.

# Leica SP9000

Affûteuse automatique

pour couteaux

*Leica*

MICROSYSTEMS

## Tous les couteaux en acier à profil C, jusqu'à une longueur de 25 cm, peuvent être affûtés sans problème sur la Leica SP9000.



Déposez un étroit ruban d'abrasif sur la plaque de verre, comme indiqué sur la photo. On utilise deux abrasifs différents, un pour l'affûtage grossier, l'autre pour l'affûtage fin.



Introduisez le couteau dans les pinces du support de couteau et fixez-le en serrant les vis. Fermez alors le capot de plexiglas, sélectionnez le mode d'affûtage et mettez la minuterie sur le temps voulu.



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
Le couteau sera d'abord affûté sur une face, puis retourné automatiquement pour être affûté sur l'autre face. Ce cycle se répète jusqu'à ce que le temps alloué par la minuterie soit écoulé. Puis le mouvement s'arrête. Le couteau est relevé automatiquement et s'immobilise à l'horizontale. Il est alors facile de sortir le couteau des pinces.

Sous réserve de modifications techniques.

Des dispositifs de développement, de fabrication et de contrôle ultramodernes, certifiés selon DIN EN ISO 9001, garantissent un maximum de qualité et de fiabilité.

Pour tout complément d'information veuillez vous adresser à votre agence Leica

Allemagne:	Bensheim	Tél. +49 6251 136 0	Fax +49 6251 136 155
Australie:	Gladesville/NSW	Tél. +61 2 9897 9700	Fax +61 2 9817 8358
Autriche:	Vienne	Tél. +43 1 486 80 50	Fax +43 1 486 80 50 30
Canada:	Richmond Hill/Ontario	Tél. +1 905 762 2000	Fax +1 905 762 8937
Corée:	Seoul	Tél. +82 2 514 6543	Fax +82 2 514 6548
Danemark:	Herlev	Tél. +45 4454 0101	Fax +45 4454 0111
Espagne:	Barcelone	Tél. +34 93 494 9530	Fax +34 93 494 9532
Etats-Unis:	Bannockburn/Illinois	Tél. +1 847 405 0123	Fax +1 847 405 0164
France:	Rueil-Malmaison Cedex	Tél. +33 1 4732 85 85	Fax +33 1 4732 85 86
Grande Bretagne:	Milton Keynes	Tél. +44 1 908 246246	Fax +44 1 908 609992
Italie:	Milan	Tél. +39 0257 486.1	Fax +39 0257 40 3273
Japon:	Tokio	Tél. +81 3 5421 2804	Fax +81 3 5421 2894
Pays-Bas:	Rijswijk	Tél. +31 70 4132130	Fax +31 70 4132139
Portugal:	Lisbonne	Tél. +351 1 388 9112	Fax +351 1 385 4668
République populaire de Chine:	Hong Kong	Tél. +852 2 564 6699	Fax +852 2 564 4163
Suède:	Sollentuna	Tél. +46 8 6254 545	Fax +46 8 6254 510
Suisse:	Glattbrugg	Tél. +41 1 809 34 34	Fax +41 1 809 34 44
Singapore:	Singapore	Tél. +65 6779 7823	Fax +65 6773 0628



...ainsi que plus de 100 distributeurs nationaux.

 [www.histo-solutions.com](http://www.histo-solutions.com)

**Leica**  
MICROSYSTEMS